

MICROLINKS TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 安裝手冊

---

## 顯微鏡安裝說明

2014/05/20 Update Ver.2.8A

# 目錄

1.	請將光碟放入光碟機 .....	2
2.	顯微鏡應用程式安裝與解安裝 .....	3
2.1	安裝應用程式 .....	3
2.1.1	準備安裝.....	3
2.1.2	歡迎使用顯微鏡安裝精靈.....	3
2.1.3	選取安裝位置.....	4
2.1.4	正在安裝程式.....	4
2.1.5	完成安裝.....	5
2.1.6	安裝完成後.....	5
2.1	解安裝應用程式 .....	6
2.2.1	選擇解安裝.....	6
2.2.2	是否進行解安裝.....	6
2.2.3	正在解安裝中.....	6
2.2.4	應用程式解安裝完成.....	7

## 1. 請將光碟放入光碟機

本產品提供安裝光碟，若光碟片遺失或損壞，請至 <http://www.vitiny.com> 下載。顯微鏡安裝方法共分成三大步驟，請依照以下列三大步驟操作，即可順利完成顯微鏡安裝流程：

- 步驟 1：請將光碟放入光碟機
- 步驟 2：安裝顯微鏡應用程式 [請參照 2.1 節]

若使用者需移除應用程式及驅動程式，請依照下列二個步驟操作：

- 步驟 1：解安裝顯微鏡應用程式 [請參照 2.2 節]

請將本產品提供安裝光碟放入光碟機內，電腦會自動讀取並彈跳出安裝視窗如下：



圖 1-1 安裝視窗

若電腦無彈跳出視窗，請至安裝光碟中點選 Autorun.exe 檔，同樣會彈跳出如圖 1-1 的安裝視窗，Autorun.exe 檔圖示如下：



圖 1-2 執行檔圖示

## 2. 顯微鏡應用程式安裝與解安裝

請點選圖 1-1 的安裝應用程式按鈕進行安裝顯微鏡應用程式。

### 2.1 安裝應用程式

#### 2.1.1 準備安裝

點下安裝應用程式按鈕後，會跳出請選擇語言(Please Select a Language)的視窗如圖 2-1 所示，此語言為安裝介面語言。如果要取消安裝請按「Cancel」(取消)鍵，反之請按「OK」。

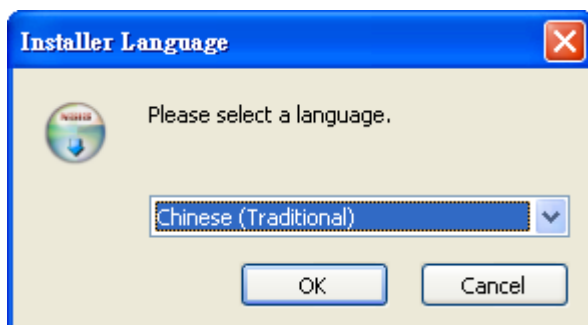


圖 2-1 安裝語言視窗

#### 2.1.2 歡迎使用顯微鏡安裝精靈

選擇語言後，進入歡迎使用顯微鏡安裝精靈視窗畫面如圖 2-2 所示，請按「下一步」繼續進行安裝。如果要取消安裝請按「取消」鍵。以下所有圖示中，「NAME」項目代表為顯微鏡應用程式名稱，「X.XXX.XXXx」代表為應用程式版次。



圖 2-2 歡迎使用顯微鏡安裝精靈

### 2.1.3 選取安裝位置

繼續下一步後，進入選取安裝資料夾的位置視窗如圖 2-3 所示，若要改變目標資料夾請按「瀏覽」按鈕進行變更安裝路徑。確定路徑後請按下「安裝」鈕，進行安裝。

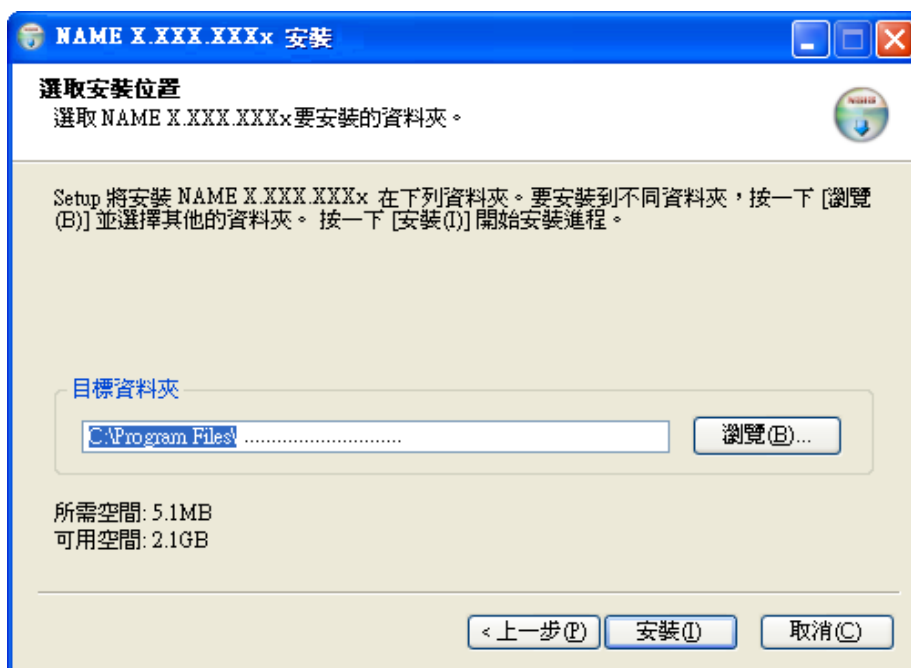


圖 2-3 選取安裝位置

### 2.1.4 正在安裝程式

接著安裝精靈會進行安裝，將資料安裝到所設定的路徑，圖 2-4 為正在安裝程式。

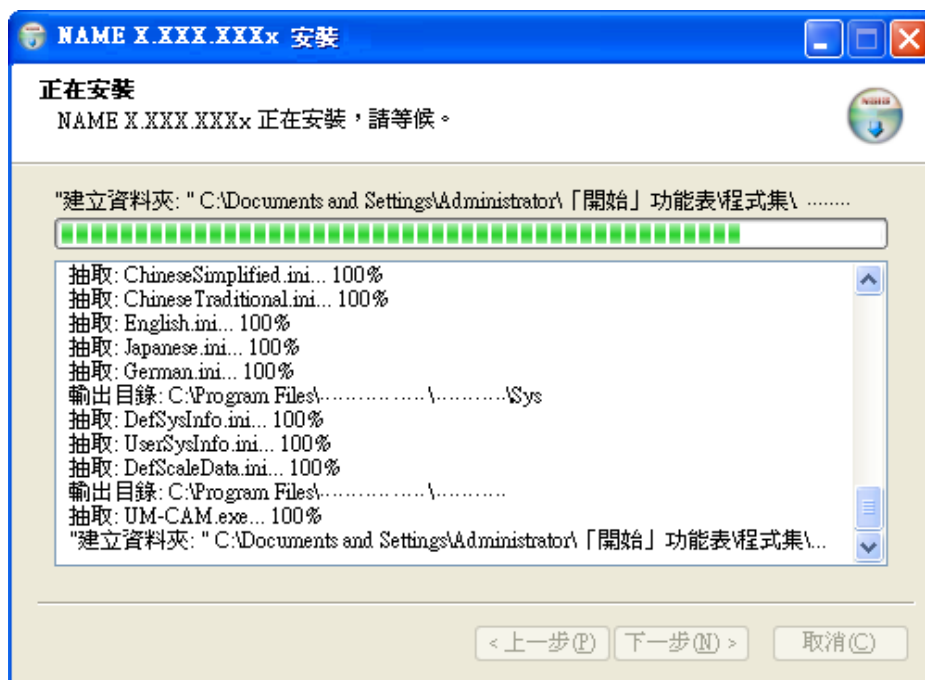


圖 2-4 正在安裝

### 2.1.5 完成安裝

顯微鏡應用程式安裝完成，如圖 2-5 所示。請按「完成」結束安裝。



圖 2-5 顯微鏡精靈安裝完成

### 2.1.6 安裝完成後

桌面會出現顯微鏡應用程式捷徑圖示，如圖 2-6 所示。



圖 2-6 顯微鏡應用程式捷徑圖示

開始->所有程式(程式集)中也會有顯微鏡應用程式的資料夾，如圖 2-7 所示。

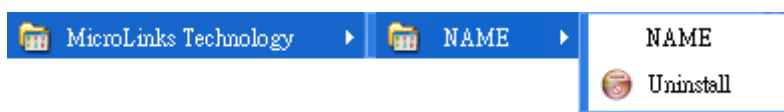


圖 2-7 顯微鏡應用程式於所有程式(程式集)的位置

## 2.1 解安裝應用程式

### 2.2.1 選擇解安裝

選擇顯微鏡應用程式的解安裝(Uninstall)圖示，如圖 2-8 所示。

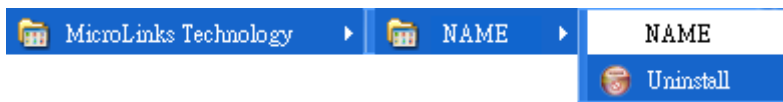


圖 2-8 顯微鏡應用程的解安裝圖示

### 2.2.2 是否進行解安裝

請確定是否要進行解安裝，如圖 2-9 所示。

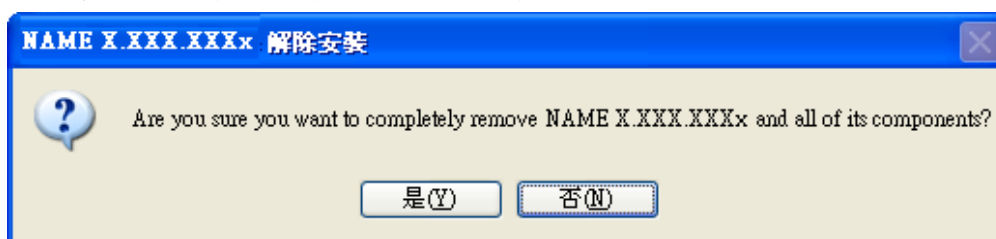


圖 2-9 是否進行解安裝

### 2.2.3 正在解安裝中

進行解安裝中，如圖 2-10 所示。

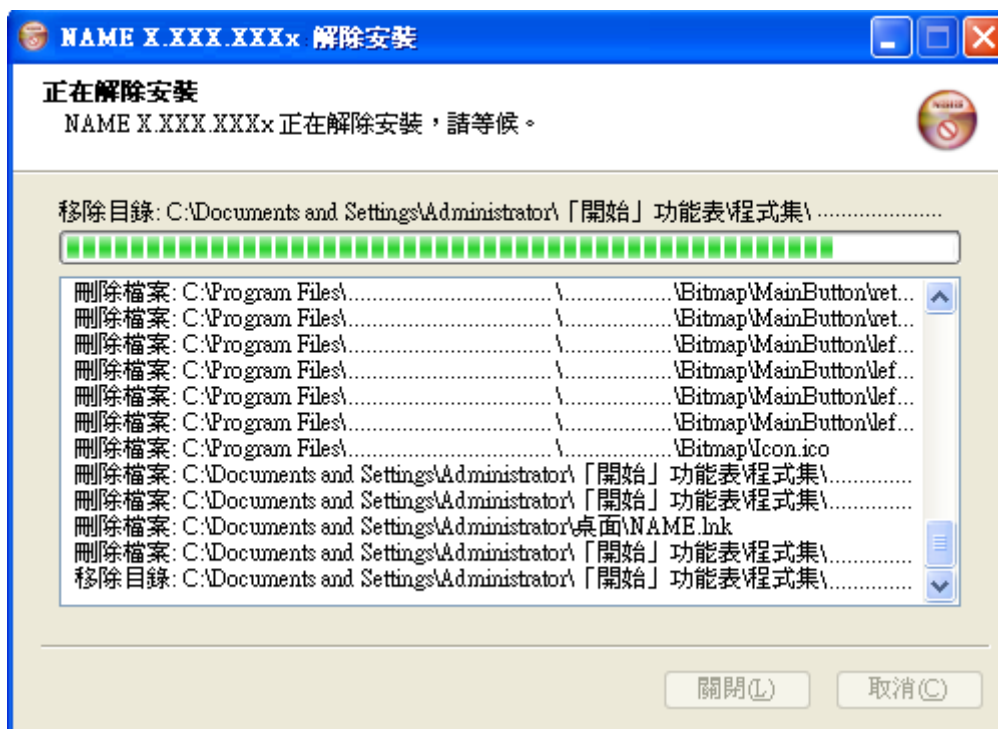


圖 2-10 進行解安裝中

#### 2.2.4 應用程式解安裝完成

圖 2-11 所示為成功的移除顯微鏡應用程式，請按確定結束解安裝。



圖 2-11 解安裝完成