

如何把量測資訊與照片儲存?

Q: 我如何把量測資訊與照片儲存一起呢?


A: 以下有兩種方式可以儲存照片(含量測)。

方法(A) 只儲存影像及量測資訊。

1. 選擇量測工具。



2. 畫任何一種量測符號。

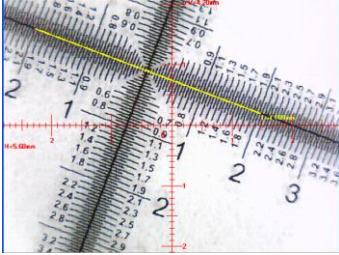

3. 按下“複製到剪貼簿”



4. 點選“拍照”



即可完成。

方法(B) 按下“儲存”按鈕



當您按下“儲存”，將一同儲存照片含量測及另一個量測的資訊檔。

*設定量測資訊檔的方法，請返回上一頁選擇“設定輸出量測資訊檔案類型”。