



IMB-04 使用問題 V2.0

完成軟體安裝後，電腦桌面開啟「UM08-CAM」，點選左上角圖示連線開始使用。

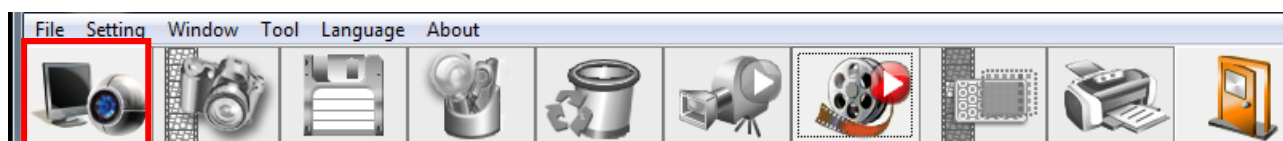

若圖示無法選取，請依照下方步驟確認是否安裝完全：

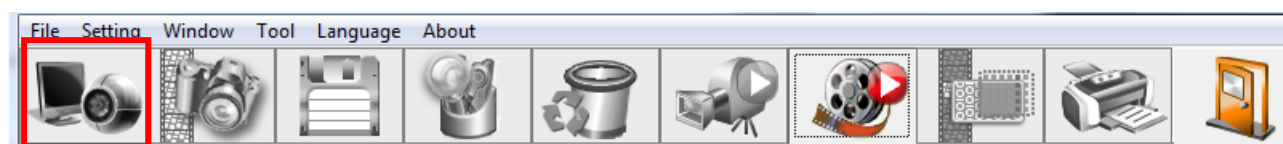

步驟 1: 機器和線材正確安裝


- 1.UM08 接上 IMB-04，使用 HDMI 線*1、USB 線*1
2. IMB-04 街上電腦，使用 UMB 線*1



步驟 2: 確認驅動軟件正確安裝

請到「新增或移除程式」，若安裝完全會有 3 個驅動軟件，以下


軟體列表	2.509 或更早	2.510 或之後
1	Silicon Laboratories (Install CP210x driver)	Silicon Laboratories (Install CP210x driver)
2	UPMOST ver 1.1.0.143 (Install MPB720 driver)	QP0204 ver 1.1.0.179 (Install QP driver)
3	LIVECAPSERVICE (Install live capture filter driver)	LIVECAPSERVICE (Install live capture filter driver)

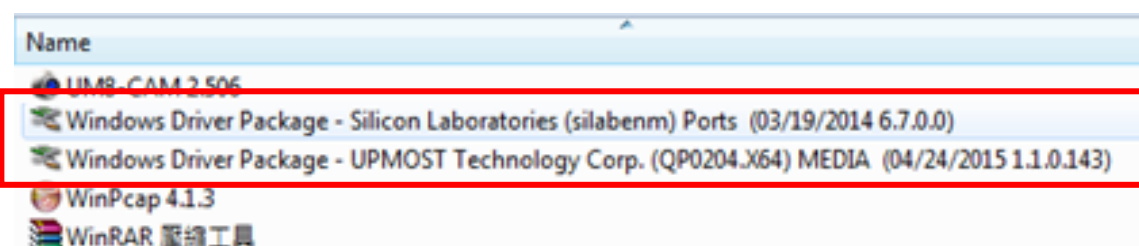




*重覆安裝驅動軟件有可能連線失敗，若有重覆請刪除

若您的軟體版本為 2.510 之後，請解安裝列表(2) Upmost 的驅動程式，以避免衝突。

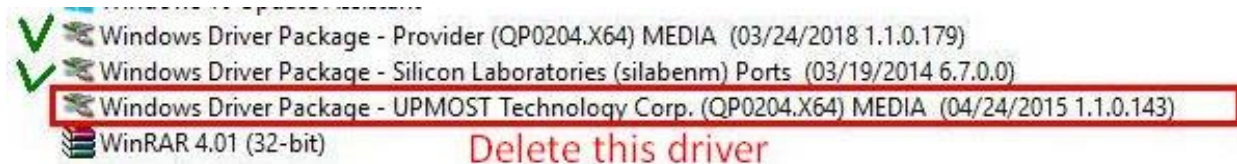

步驟 3: 接上機器後，確認電腦能否辨識到機器

請在「我的電腦」按滑鼠右鍵開啟選單，選擇「電腦管理」，開啟「裝置管理員」，檢查電腦是否有辨識到『Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge』和『MPB720』或『QP0204.X64』。

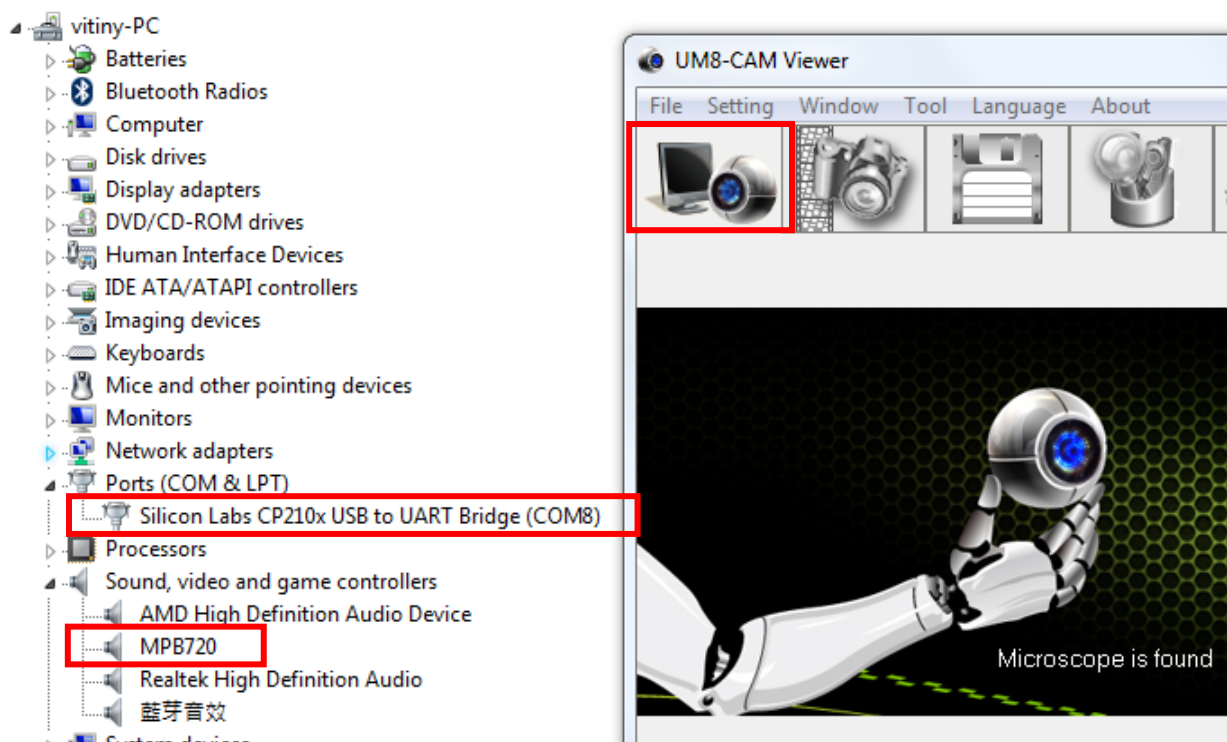

*如果電腦沒有讀取到機器，請嘗試以下方法:

1. 改插其它 USB 孔 (勿使用分接器。桌機請用主機後方的 USB 插孔)
2. 確認沒有重覆開啟軟體 (勿開啟同個或不同的 ViTiny 軟件，或是同時使用其他視訊軟體例如 AMCap)
3. 或請關閉 ViTiny 軟體，改開啟 AmCap 軟體，看是否能看到畫面。

Amcap 免費下載: <https://amcap.updatestar.com/zh-tw>