



UMViewer 安裝手冊

● 自動安裝

選擇 **UMViewer_Installer.exe**

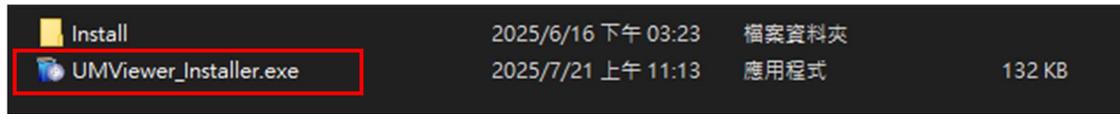


用系統管理員身分執行 **UMViewer_Installer.exe**

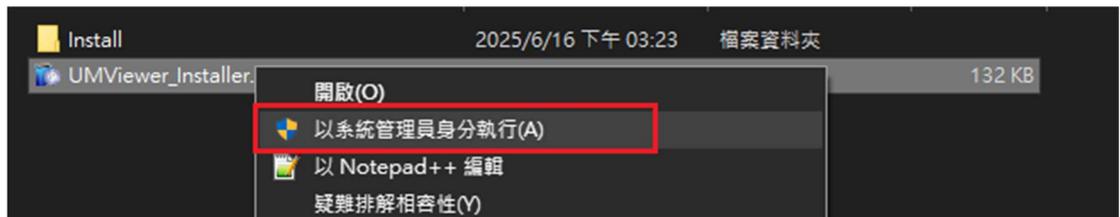

點選**安裝驅動**





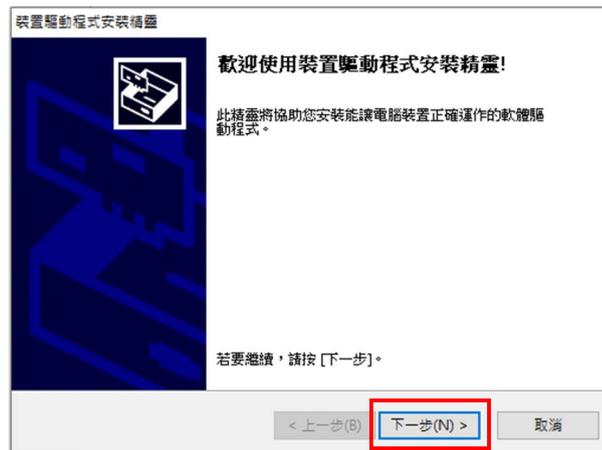


如果安裝失敗表示系統槽被上鎖，請資訊人員開啟後再安裝。


點選安裝軟體



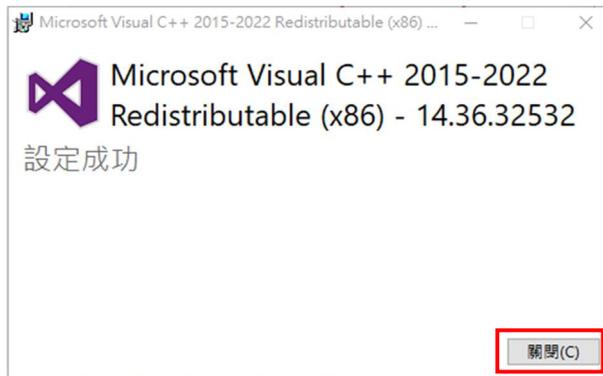
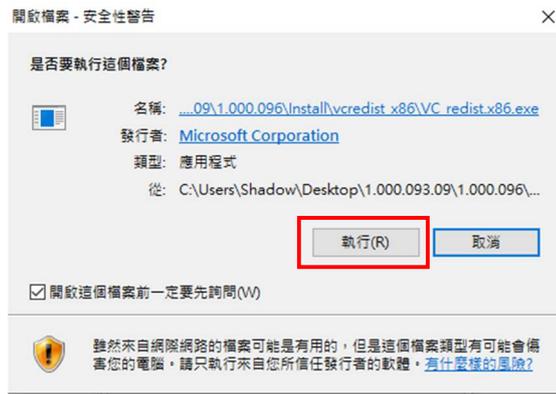




如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

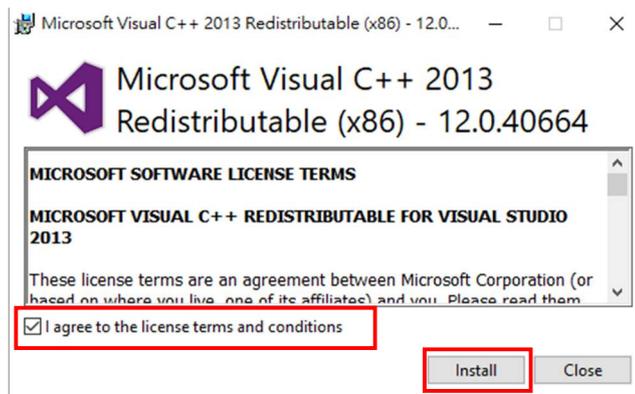

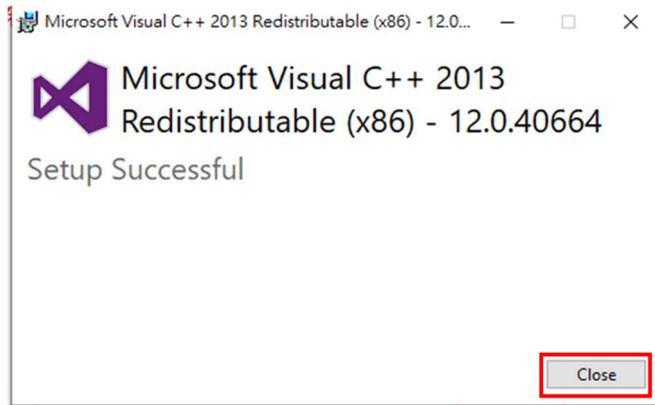

如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

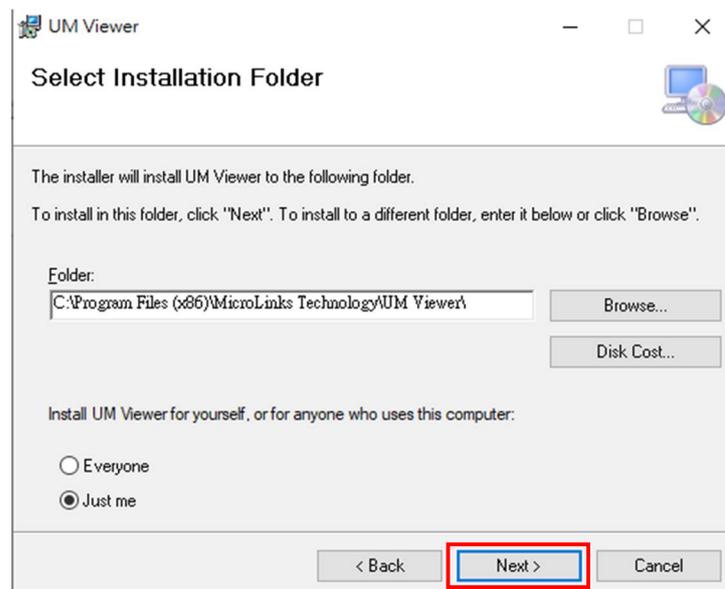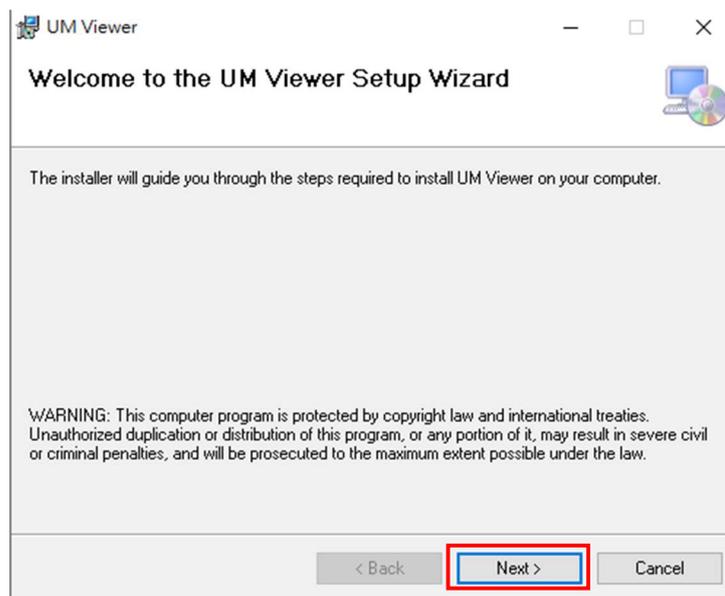

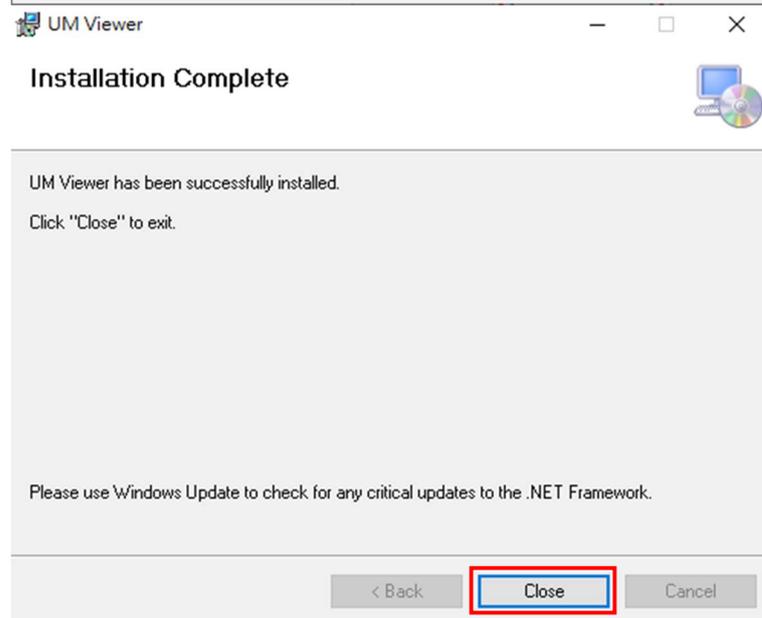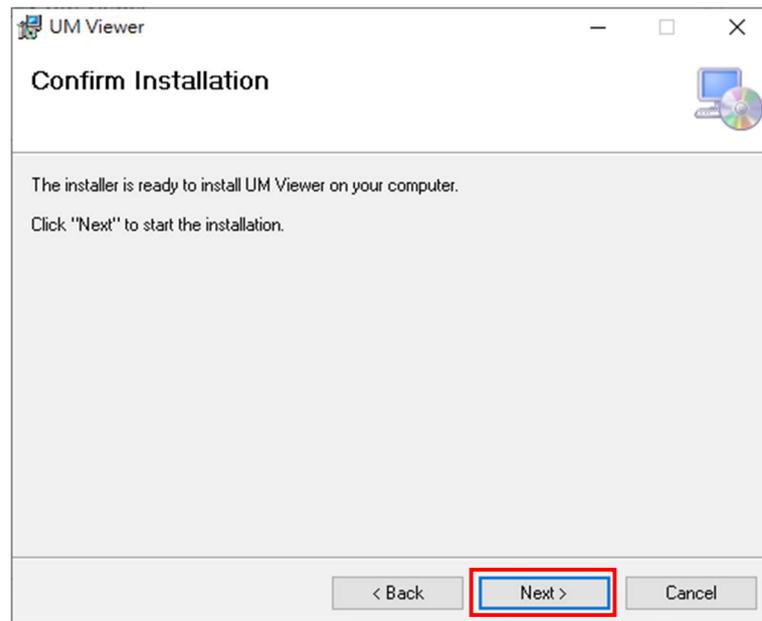

安裝完成

● 手動安裝

如果使用自動安裝無法成功請改用手動安裝


點選 **Install** 資料夾

Install	2025/6/16 下午 03:23	檔案資料夾	
UMViewer_Installer.exe	2025/7/21 上午 11:13	應用程式	132 KB


先安裝 **驅動程式** 點選 **Driver** 資料夾

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

作業系統為 **WIN10、WIN11** 點選

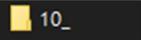

作業系統為 **WIN 7、WIN 8** 等較舊版本點選

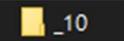

名稱	修改日期	類型	大小
_10	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
10_	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	


點選 **CP210x_VCP_Windows**

名稱	修改日期	類型	大小
CP210x_VCP_Windows	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	

作業系統是 **64 位元** 點選



作業系統是 **32 位元** 點選

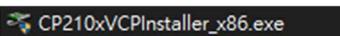

arm	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
arm64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
x64	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
CP210x_Universal_Windows_Driver.zip	2022/3/23 上午 11:48	WinRAR ZIP 壓縮檔	266 KB
CP210x_Universal_Windows_Driver_Rel...	2022/3/22 上午 11:37	文字文件	27 KB
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	1,026 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/7 下午 05:05	應用程式	903 KB
dpinst.xml	2018/5/7 下午 04:46	Microsoft Edge ...	12 KB
silabser.cat	2022/3/16 下午 09:20	安全性目錄	14 KB
silabser.inf	2022/3/16 下午 09:11	安裝資訊	11 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2021/4/16 下午 03:32	文字文件	9 KB





安裝可轉發套件點選 **vcredist_x86**

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

先選擇



名稱	修改日期	類型	大小
VC_redist.x86.exe	2023/6/8 上午 09:44	應用程式	13,514 KB
vcredist_x86_2013.exe	2024/3/28 上午 11:38	應用程式	6,358 KB

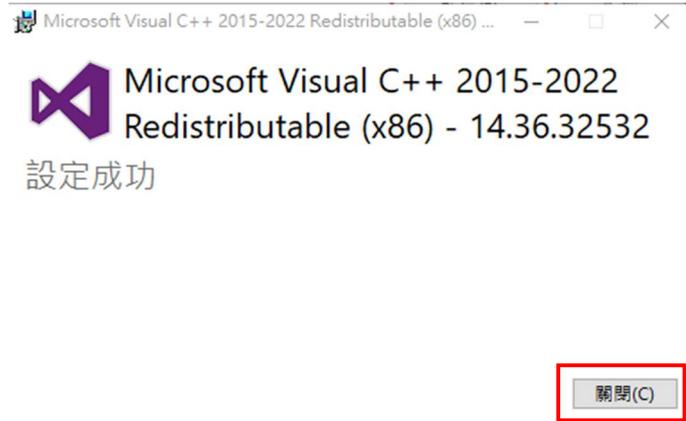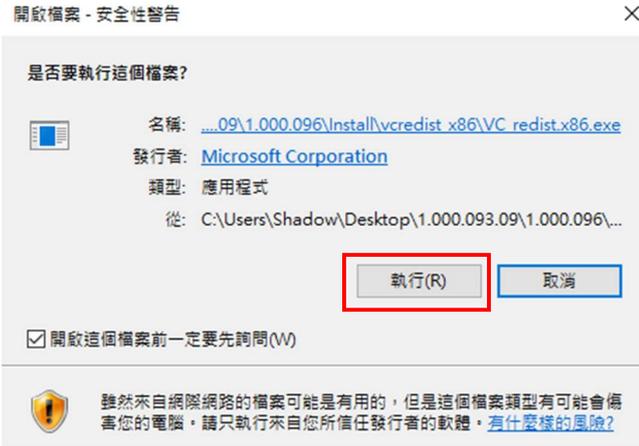

如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

再選擇



VC_redist.x86.exe	2023/6/8 上午 09:44	應用程式	13,514 KB
vc redistrib_x86_2013.exe	2024/3/28 上午 11:38	應用程式	6,358 KB

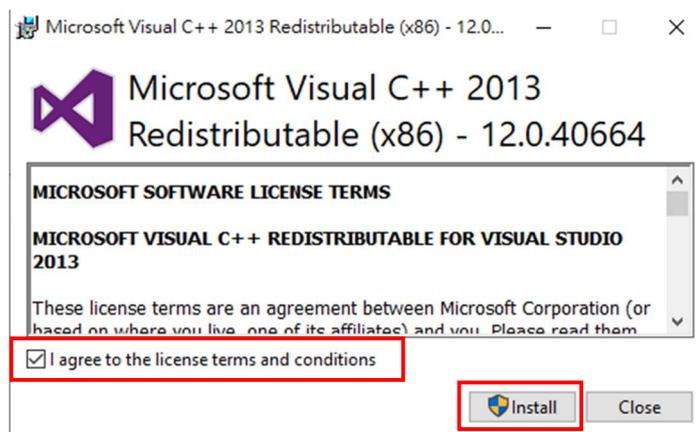
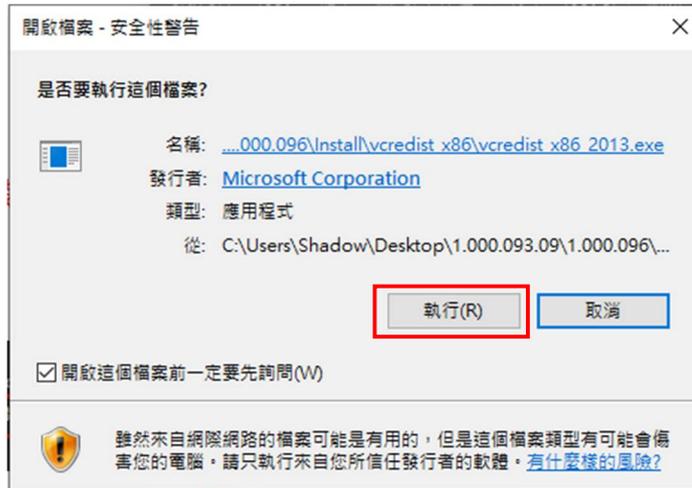


如果出現安裝失敗請確認是否已經安裝其他版本，有就直接忽略失敗訊息

安裝 UMViewer 軟體點選 Application.msi

名稱	修改日期	類型	大小
DotNetFX452	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Driver	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
vcredist_x86	2025/6/16 下午 03:22	檔案資料夾	
Application.msi	2025/6/16 下午 03:19	Windows Install...	41,284 KB
setup.exe	2025/6/16 下午 03:19	應用程式	795 KB
VC_redist.x64.exe	2023/6/9 下午 05:08	應用程式	24,762 KB

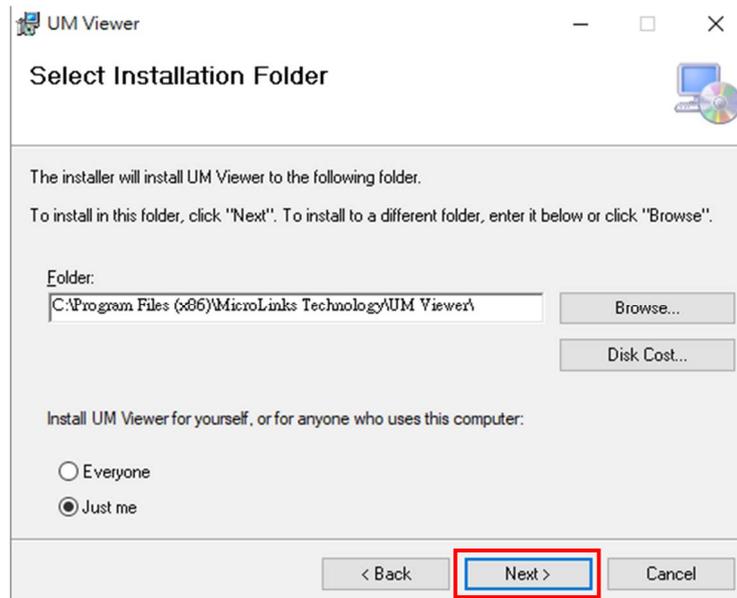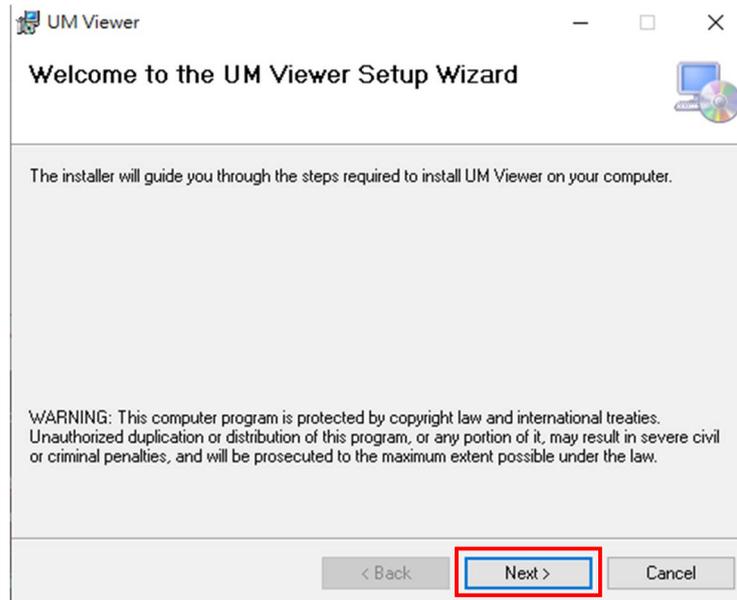

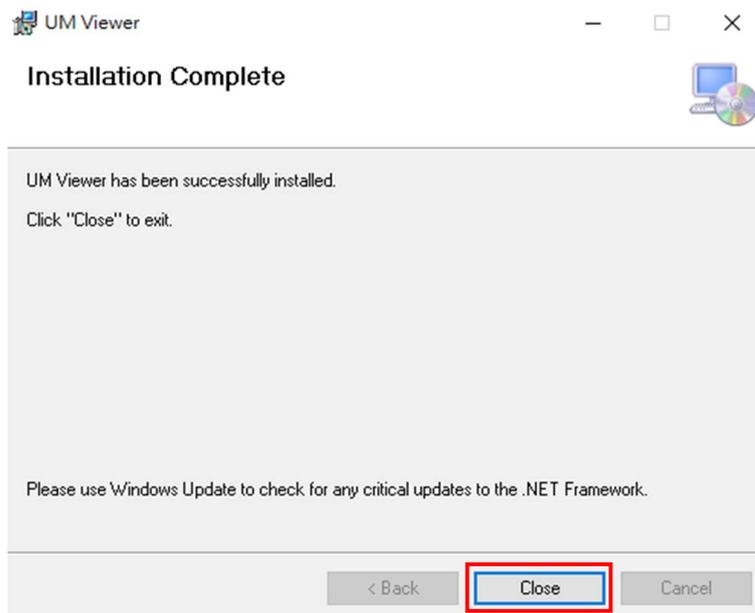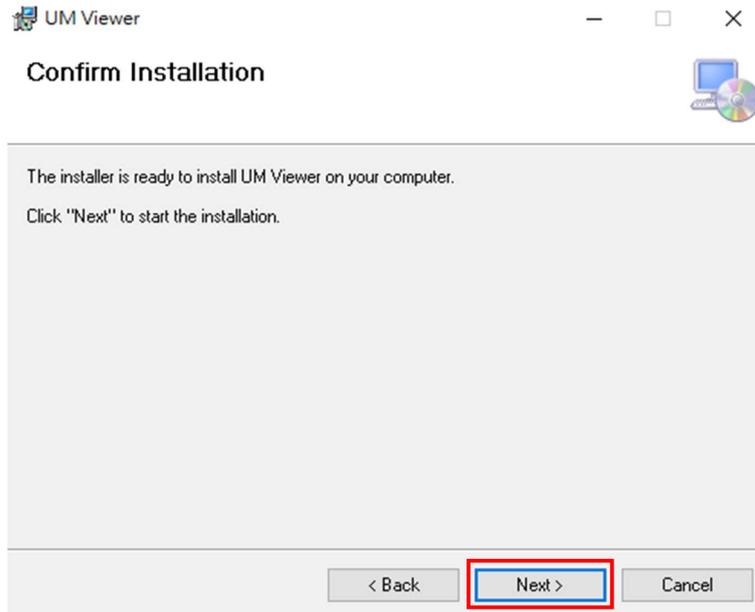


安裝完成

接上顯微鏡 > 裝置管理員 > 相機、(COM 和 LPT) 就會看到相機和驅動



開啟軟體  表示找到設備可以連線

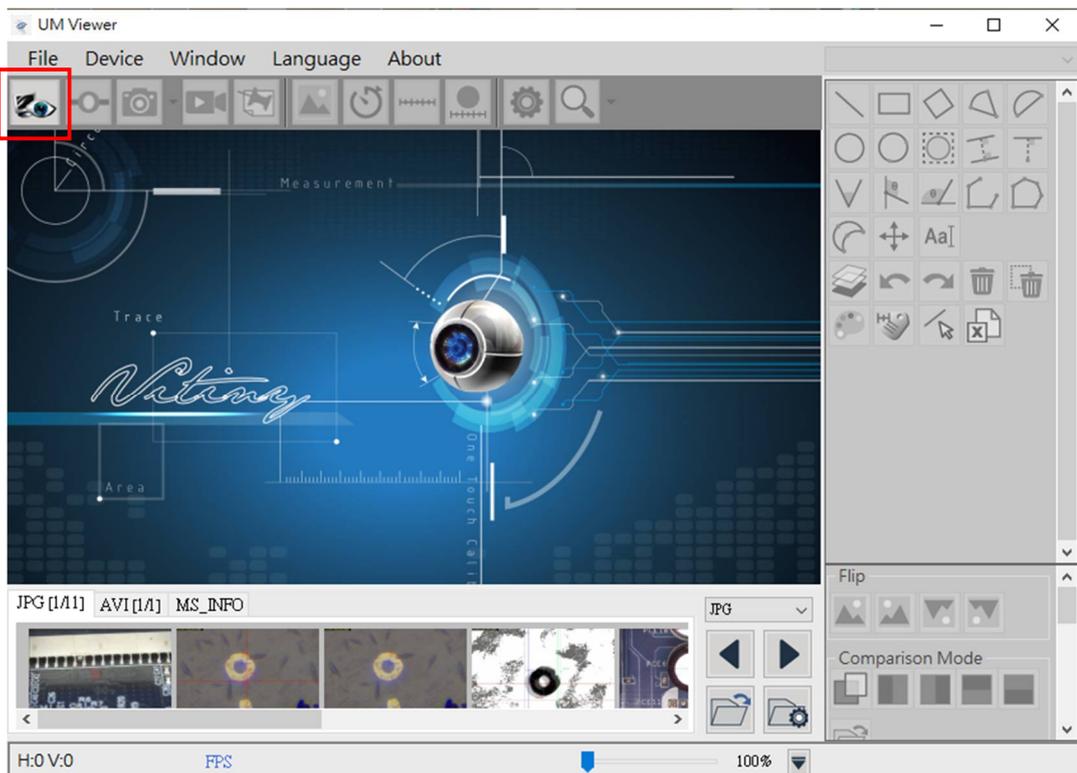

如果是反灰無法連線請點 **Device**，軟體會再做一次搜尋

